

## 测试报告

样品信息			
样品名称	高效氯氰菊酯	编号	W20151009-001
样品重量		剂型	
收样日期	2015/10/09	测试期间	2015/10/09-10/09
样品描述			
测试需求			
测试成分	顺反异构体		
参考标准			
参考标准	国标 (HG3629-1999)	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1260

## ● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-SiO <sub>2</sub> (3.9*150mm, 5μm)
流动相:	正己烷-无水乙醚= (98:2.0) 混合
检测波长:	230nm
柱温:	室温
流速:	1ml/min
进样量:	10μl
注意事项:	

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102


邮编: 201203

Tel:86-021-51320401


E-mail:zaijiechen@welchmat.com

● 谱图和数据:

1. 对照品

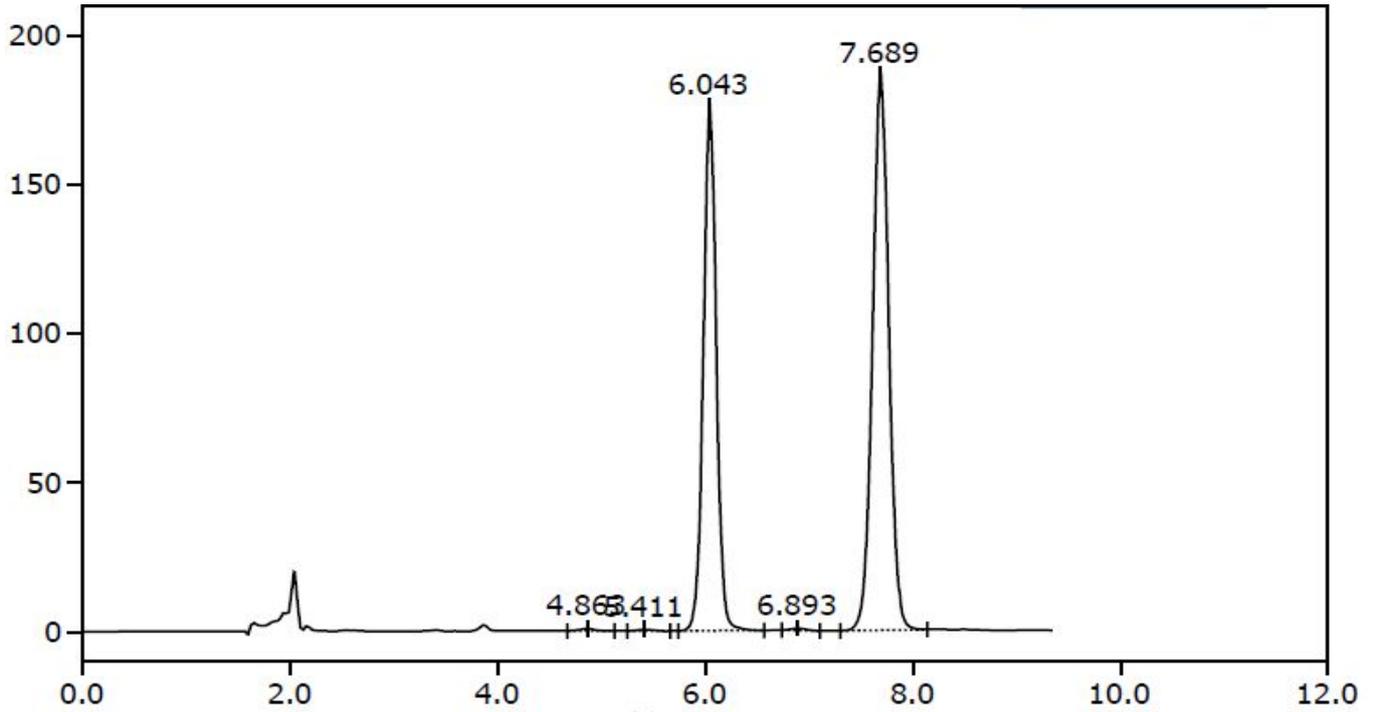

放大

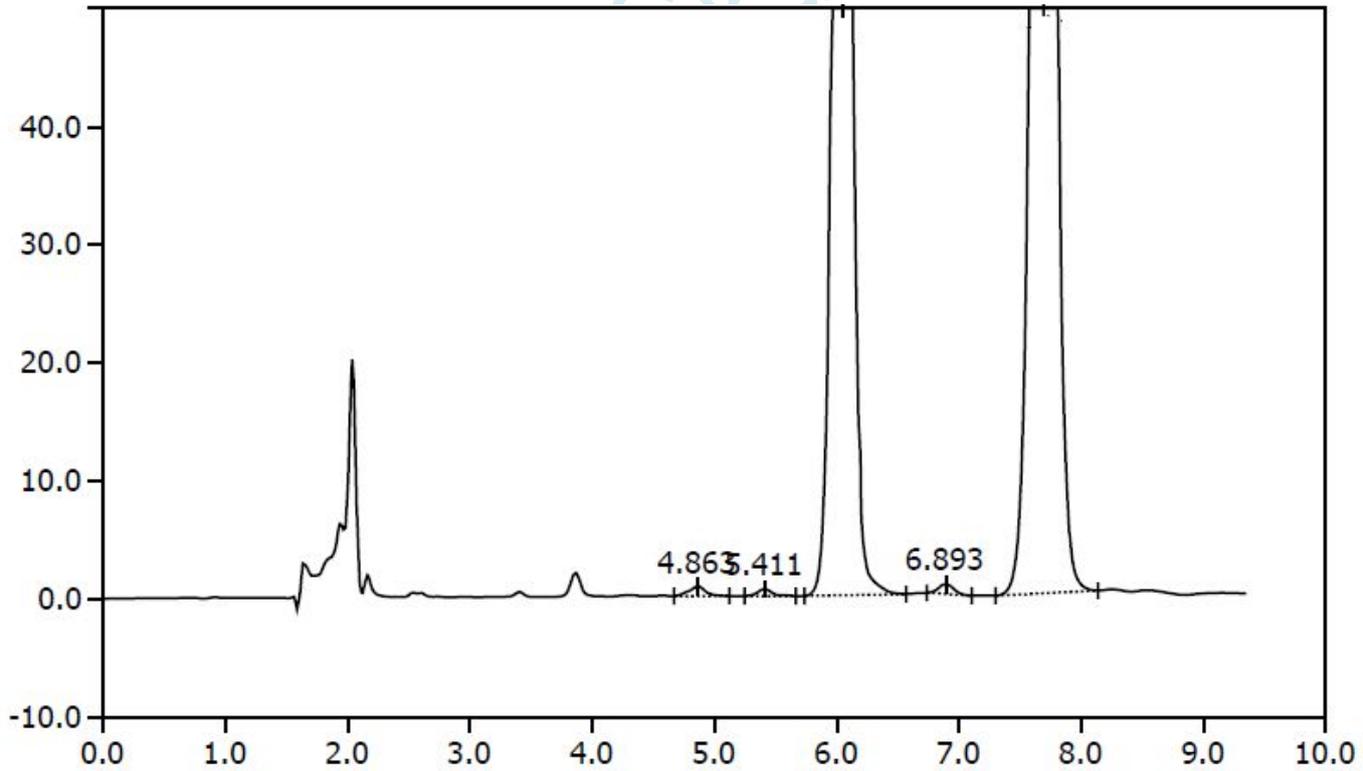

	组分名	保留 [min]	柱效 [th.pl]	拖尾	半峰宽 [min]	容量	柱效/L [t.p./m]	分离度
1		4.863	7757.721	1.005	0.130	3.863	77577.200	0.000
2		5.411	11431.950	1.300	0.119	4.411	114319.500	2.597
3		6.043	11827.640	1.020	0.131	5.043	118276.400	2.981
4		6.893	14280.630	1.061	0.136	5.893	142806.300	3.765
5		7.689	11685.050	1.018	0.168	6.689	116850.500	3.096

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。


Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102

Tel:86-021-51320401

邮编: 201203

E-mail:zaijiechen@welchmat.com

2. 供试品

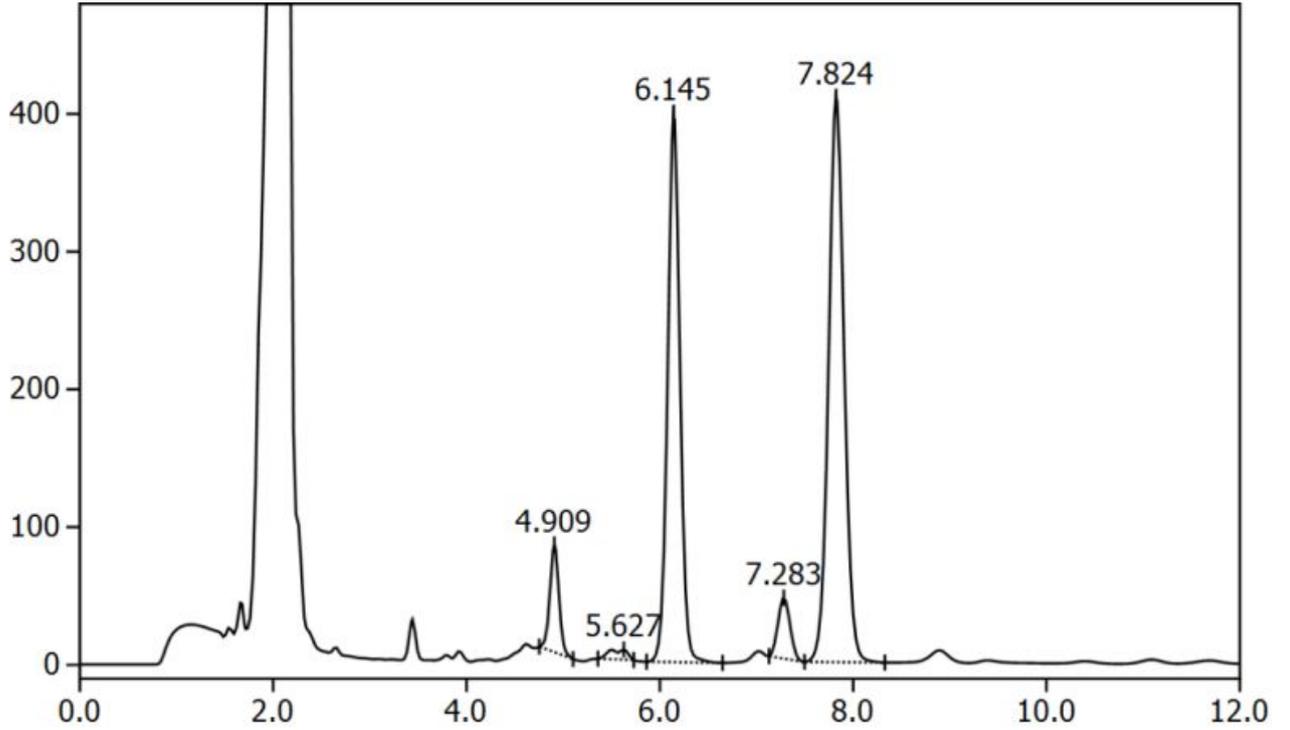

组分名	保留 [min]	柱效 [th.pl]	拖尾	半峰宽 [min]	容量	柱效/L [t.p./m]	分离度
1	4.909	13820.240	1.019	0.098	3.909	138202.40	0.000
2	5.627	3026.709	0.691	0.241	4.627	30267.090	2.496
3	6.145	11777.900	1.020	0.133	5.145	117779.00	1.635
4	7.283	15367.700	1.068	0.138	6.283	153677.00	4.941
5	7.824	11745.730	1.041	0.170	6.824	117457.30	2.073

报告签字

测试: 张厚才

日期: 2015/10/09

审核: 陈再洁

日期: 2015/10/09